



肝素琼脂糖亲和基质 (Haperin-Agarose Matrix)

产品说明：

本试剂是结合肝素的4%浓度的交联珠状琼脂糖基质，可广泛应用于多种血浆蛋白（如凝血因子、脂酶、脂蛋白）的纯化和多种生长因子及受体的纯化。同时，肝素的聚阴离子特性，使该基质还具离子交换层析的作用，可广泛应用于多种核酸结合蛋白（如聚合酶、连接酶等）的纯化与其他蛋白的纯化。

产品内容与储存方法：

名称	数量	保存条件
Haperin-Agarose	10 ml	4℃

试剂瓶含有10 ml亲和基质悬液(50%)，保存于1x PBS中，含有20%乙醇作防腐剂。常温运输，4℃保存（切勿冻结）。

操作注意事项：

可以采用柱层析法或批次法操作。

- 1) 结合前先用PBS充分洗涤基质，完全去除乙醇。
- 2) 每ml基质可结合约2毫克ATIII蛋白。
- 3) 可用梯度离子强度的溶液洗脱结合的蛋白。